

专用润洗液

Catalog Number # D23025-0050

产品描述

NGC Organoid™ 专用润洗液是一款无菌、无抗生素产品，可有效降低类器官或细胞在培养、冻存和复苏等操作过程中因黏附造成的类器官/细胞丢失，适用于离心管、移液吸头、培养皿等与类器官/细胞直接发生接触的耗材内壁的润洗。

产品信息

Component	Catalog Number	Specifications	Storage & Stability
专用润洗液	D23025-0050	50mL	4℃保存, 6个月

使用说明

本品为即用型试剂，无需二次配制。使用前将试剂瓶从 4℃ 环境取出，用消毒酒精表面擦拭消毒后，在超净工作台或生物安全柜内开盖即用。

实验前，根据需要取适量润洗液，加入到离心管等实验耗材中，用移液器对耗材内壁进行充分润洗/覆盖。

类器官培养过程中，经常会发生类器官丢失，导致最终实验失败或者类器官数量不足，并且原因不易发现。最为普遍的原因就是类器官因黏附在实验器具的内壁而造成的丢失。因此，在类器官实验过程中，润洗液是一款必不可少的辅助试剂。

说明：

本产品仅适用于科研，不可用于诊断或治疗领域；

如有疑问请联系公司相关技术人员获取帮助，感谢您的使用。