

## 专用润洗液

Catalog Number # D23025-0050

### 产品描述

NGC Organoid™ 专用润洗液是一款无菌、无抗生素产品，可有效降低类器官或细胞在培养、冻存和复苏等操作过程中因黏附造成的类器官/细胞丢失，适用于离心管、移液吸头、培养皿等与类器官/细胞直接发生接触的耗材内壁的润洗。

### 产品信息

Component	Catalog Number	Specifications	Storage & Stability
专用润洗液	D23025-0050	50mL	4℃保存, 6个月

### 使用说明

本品为即用型试剂，无需二次配制。使用前将试剂瓶从 4℃ 环境取出，用消毒酒精表面擦拭消毒后，在超净工作台或生物安全柜内开盖即用。

实验前，根据需要取适量润洗液，加入到离心管等实验耗材中，用移液器对耗材内壁进行充分润洗。

类器官培养过程中，经常会发生类器官丢失，导致最终实验失败或者类器官数量不足，并且原因不易发现。最为普遍的原因之一就是类器官因黏附在实验器具的内壁而造成的丢失。因此，在类器官实验过程中，润洗液是一款必不可少的辅助试剂。

### 说明：

本产品仅适用于科研，不可用于诊断或治疗领域；

如有疑问请联系公司相关技术人员获取帮助，感谢您的使用。